

INSTRUCTIVO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

**Instructivo para
equipo
Electromatic
Modelo:
434-DTT**

Horno eléctrico de
alta temperatura
con termopar
metálico y control
digital.



GARANTÍA

Distribuidora Caixa S.A. de C.V. garantiza sus productos Electromatic por hasta un (1) año contra defectos de fabricación y 3 meses en partes eléctricas a partir de la fecha de entrega bajo las siguientes condiciones:

1. Distribuidora Caixa S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno para el consumidor, cubriendo los gastos que se deriven para dar cumplimiento a la presente garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del equipo en nuestro centro de servicio, o por parte de la visita del técnico y apertura del ticket de servicio en el caso de equipos Electromatic.

La garantía será anulada en los siguientes casos:

1. Si el usuario hace caso omiso a las instrucciones de configuración inicial, de las instrucciones de uso, recomendaciones y avisos que se incluyen en el manual de operación de usuario.
2. Si personal no autorizado por Distribuidora Caixa S.A. de C.V. ha intentado reparar el equipo por su cuenta.
3. Si el equipo ha sufrido deterioros físicos graves e irreparables por causas atribuibles al consumidor.
4. Si los sellos de garantía se encuentran rotos, dañados o inexistentes.
5. Si esta póliza de garantía no se encuentra sellada por el distribuidor autorizado o por Distribuidora Caixa S.A. de C.V. e indica la fecha de compra.



Calidad
CAISA

MANTENIMIENTO

Nuestro centro de servicio CAISA se encuentra disponible para cualquier garantía, refacción o mantenimiento que su equipo requiera. Nuestro equipo de ingenieros especializados podrá ayudarle.

(+52) 55-3300-4400

servicio@grupocaisa.mx

www.grupocaisa.mx

CONTIENE:

- 1 horno eléctrico de alta temperatura modelo DTT.
- 1 Charola cerámica.
- Instructivo de uso.
- Póliza de garantía.

Este equipo debe de ser operado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales sean aptas para el uso de aparatos industriales de alta temperatura. Lea con cuidado el instructivo de operación.



Calidad de alto grado°
desde 1959.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desempaque por completo el equipo y sus accesorios, retirando todos los plásticos protectores.
2. Antes de cada uso revise que la cámara del **horno se encuentre en temperatura ambiente**, limpia, seca y libre de materiales extraños.
3. Conecte el horno a una toma de corriente en buen estado. Esta debe de ser de 127v ~, 60 Hz.
4. Distribuya los objetos dentro de la cámara utilizando siempre la charola proporcionada. Deje un espacio de por lo menos 1cm. contra los muros laterales de la cámara.
5. Cierre la compuerta del horno y asegúrese que cierre por completo. Manténgala así durante todo el programa. Esto evitará daños en su material y en los componentes internos de su horno eléctrico.
6. Seleccione la temperatura deseada: Oprima la tecla **"START/STOP"**. A continuación presione la tecla **"PROG"**. Aparecerá el símbolo **"°C"** en el visualizador inferior. Utilizando las flechas seleccione la temperatura deseada. **Su nuevo horno eléctrico alcanza una temperatura máxima de operación de 1000°C.**
7. Seleccionada la temperatura, oprima el botón **"PROG"**. Aparecerá en el visualizador inferior el símbolo **"TL"**, el cual le permitirá ajustar el tiempo deseado. Para ajustar el tiempo, utilice las flechas y seleccione el tiempo deseado.
8. Para iniciar el ciclo presione el botón **"START/STOP"**.
 - ➔ Puede pausar el ciclo oprimiendo la tecla **"START/STOP"**. Para reanudar el ciclo, vuelva a presionar la misma tecla **"START/STOP"**.
9. Cuando el ciclo programado finalice, aparecerá la leyenda **"FLIN"** en el visualizador inferior. Puede abrir la compuerta y retirar su material.
 - ➔ El control digital almacena el último ciclo programado. Para volver a usarlo debe de presionar el botón **"PROG"** y a continuación **"START/STOP"**.

Al encender por primera vez su equipo es posible que aparezca humo o perciba un olor extraño. Esto es totalmente normal y no es necesario contactar al servicio técnico ni iniciar un reclamo de garantía.



RECOMENDACIONES Y AVISOS



Su horno contiene piezas de desgaste intercambiables. Como parte de su mantenimiento, es necesario cambiar ambas resistencias al mismo tiempo: Nunca utilice una resistencia nueva, con una usada ya que esto anula la garantía.

No introduzca ningún elemento a la cámara que contenga aceite, agua, sales de cianuro o cualquier compuesto que despidan vapores ya que estos dañan irreversiblemente la cámara cerámica y anulan la garantía.



Es necesario limpiar la cámara cerámica de su horno una vez por semana con aire comprimido, para mantener en buen estado las resistencias y prolongar su vida útil.

Su horno utiliza un *termopar* metálico de última generación. No permita que nada toque al mismo y asegúrese de mantenerlo en buen estado. Esta pieza es de desgaste y se recomienda cambiar cada 12 meses, o antes si es necesario.



PRECAUCIÓN

SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, DEBERÁ SER REEMPLAZADO INMEDIATAMENTE POR EL FABRICANTE O POR PERSONAL CALIFICADO.

